



TissueLyser® III


サクセスストーリーは効果的なサンプル破碎から

ビーズを用いて生体サンプルを水平直線運動で高速に振とうし、溶解が困難なサンプルでも効果的に破碎できます。インストール済みプログラムと直感的に操作できるタッチスクリーンにより、破碎パラメーターを簡便に設定できます。

特長

- 豊富なアダプターにより最大192サンプルを同時に破碎
- 難溶解性サンプル（組織、植物、微生物など）の効果的な溶解と再現性を実現
- あらかじめ設定済みの7種のプログラムに加えて、破碎困難なサンプルのための5種類のカスタマイズができるプログラムが設定済み

TissueLyser III は困難なサンプルを効果的に破碎します

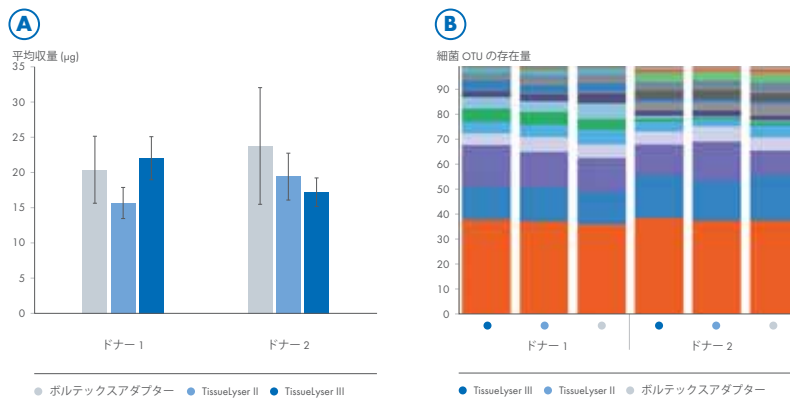


TissueLyser III を用いて、破碎した試料から同等の微生物群を作製

TissueLyser III を用いて、破碎した試料から同等の微生物群を作製ドナー 2 例から採取した便検体（10 µL 接種ループを用いてバッチ化）を QIAamp® PowerFecal® Pro DNA Kit を用いて、TissueLyser III、TissueLyser II、ボルテックスアダプターにて破碎し、調製した。A. 平均収量、B. 細菌 OTU の存在量は、3つの機器間で同等だった。

破碎装置と自動核酸精製装置をバンドルでご提案

信頼と実績のあるQIAGENの破碎装置とスピнкаラムによる自動化精製装置を使えば、期待される品質の核酸が得られます。

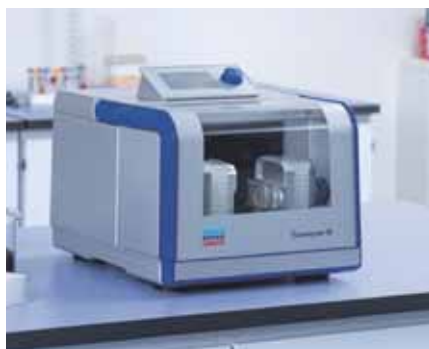

TissueLyser III

ビーズと共に生体サンプルを水平直線運動で高速に振とうし、最大192検体を同時に破碎。



TissueLyser LT

最大12サンプルを、迅速かつ効果的に破碎するペンチトップタイプのビーズ破碎装置。



QIAcube® Connect

信頼と実績のあるQIAGENスピнкаラムキットを完全自動化し、マニュアル操作と同じ性能を再現。

オーダーインフォメーション

製品名	内容	Cat. no.
TissueLyser III*	装置本体、製品保証 1 年間	9003240
TissueLyser LT*	装置本体、製品保証 1 年間	85600
QIAcube Connect System FUL-1	装置本体、ネットワークアクセサリ、設置・基本取扱説明、製品保証・点検（修理保証 1 年間および保証期間に 1 回の点検）	9003077

* Tissue Lyser III と Tissue Lyser LT は、アダプターセットが別途必要です。

👉 [QIAGENの製品紹介はこちら](https://www.qiagen.com/JPproduct) [go.qiagen.com/JPproduct](https://www.qiagen.com/JPproduct)



記載の QIAGEN 製品は研究用です。疾病の診断、治療または予防の目的に使用することはできません。最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項に関しては、ウェブサイト www.qiagen.com の “Trademarks and Disclaimers” をご覧ください。QIAGEN キットの Handbook および User Manual は www.qiagen.com から入手可能です。

Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®, TissueLyser®, QIAamp®, PowerFecal®, QIAcube®.

本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。2303056 11/2023 © 2023 QIAGEN, all rights reserved.

株式会社 QIAGEN | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき 3-13-1 | Forefront Tower II
Tel: 03-6890-7300 | Fax: 03-5547-0818 | E-mail: techservice-jp@qiagen.com | www.qiagen.com/jp